

NITROGEN LÍQUID

Utilització ascensor

1. Una vegada heu introduït el dipòsit a l'ascensor, fiqueu la clau al pany interior i gireu (fig. 1)
2. Cliqueu la planta desitjada i sortiu
3. Pugeu a peu
4. Fiqueu la clau al pany exterior de la planta on fareu la descarrega del dipòsit
5. Mantingueu la clau al pany exterior girada fins a la total obertura de les portes (fig.2) **(important!)**
6. Una vegada les portes estiguin totalment obertes, trèieu la clau exterior
7. Accediu a l'interior, gireu la clau a la seva posició inicial i trèieu
8. Trèieu el dipòsit de nitrogen.



Fig. 1



Fig. 2